

MANUTENZIONE AUTOCLAVE

TERRA Food-Tech®

terra
FOOD-TECH



SETTIMANALE

1.

Aggiungere nella camera una piccola quantità di detergente sgrassante per stoviglie.

2.

Utilizzare il programma di pulizia installato nello strumento (P1-CLEANING).

IMPORTANTE

Questa procedura deve essere svolta senza carico nell'autoclave ma solo con i cestelli.



MENSILE

1.

- Estrarre il filtro situato sul retro dello strumento e in basso.
- Pulire la maglia con acqua.



2.

- Estrarre il filtro situato sul fondo della camera.
- Pulirlo con acqua.




3.

- **PROVA DEL GALLEGGIANTE:** Se il galleggiante non si muove in su e giù liberamente è necessario pulirlo insieme al suo asse.
- **PULIZIA:** Estrarre la clip di chiusura superiore per poter pulire il galleggiante.
- **IMPORTANTE:** Riposizionare il galleggiante nello stesso senso in cui si trovava prima della pulizia.
- **CONTROLLO:** Verificare dapprima il movimento del galleggiante, quindi che lo stesso sia correttamente posizionato quando il display mostra sul suo lato sinistro un'icona di goccia d'acqua.



ANNUALE

- Calibrazione delle sonde di temperatura. Verifica annuale secondo ISPESL.

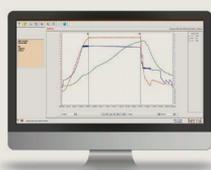

BIENNALE

- Sostituire la guarnizione del coperchio.

